



Verifikacija rezultata u LIS-u


Jul 2016.

Sadržaj

<i>1.1 PRIJAVLJIVANJE U LIS.....</i>	<i>2</i>
<i>1.2 PRETRAGA I VERIFIKACIJA REZULTATA</i>	<i>2-6</i>
<i>1.3 UNOS VAŽNIH NAPOMENA I KOMENTARA</i>	<i>7</i>
<i>1.4 PRIKAZ ISTORIJE REZULTATA (ZA ODREĐENU ANALIZU)</i>	<i>7</i>
<i>1.5. PRIKAZ SVIH REZULTATA POSLATIH OD ANALIZATORA LIS-U.....</i>	<i>8</i>
<i>1.6 PONAVLJANJE ANALIZA KOJI SU VEĆ JEDNOM PUŠTENE U RAD.....</i>	<i>9</i>

1.1 PRIJAVLJIVANJE U LIS

Potrebno je ulogovati se u sistem. Korisnici sa odgovarajućom ulogom u sistemu Heliant ZIS postaju korisnici Heliant LIS sa istim korisničkim imenom i lozinkom.

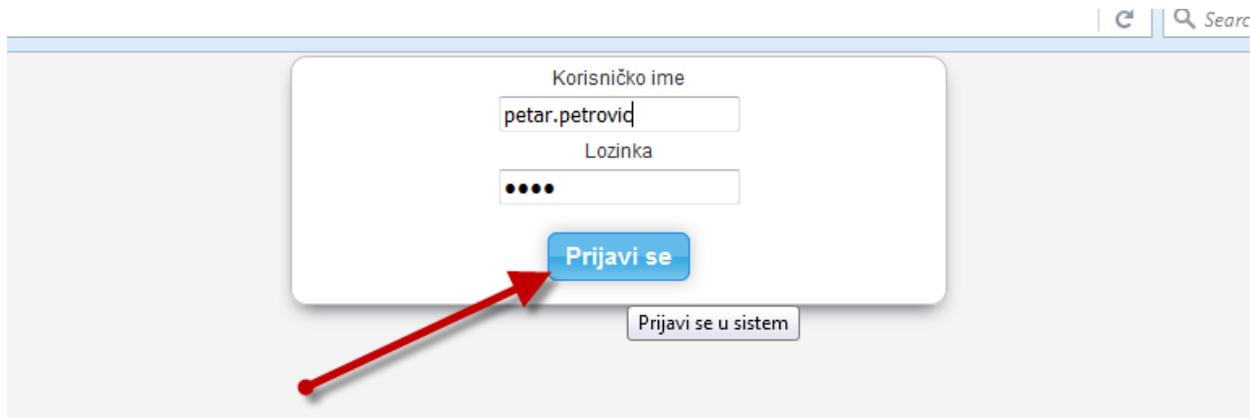

1.2 PRETRAGA I VERIFIKACIJA REZULTATA

Klikom na **SPISAK POSETA** dobijate prikaz svih današnjih uputa uz jasnu razliku za koje upute je urađen prijem materijala.



Pretragu pacijenata (odnosno uputa) možete vršiti na više načina prikazanih na slici ispod.

The screenshot shows the heliant LIS interface. At the top, there are tabs for 'Šalter' and 'Laboratorija'. Below the tabs, there are search filters: 'barcode / ext.id', 'JMBG', and 'Datum' set to '08.07.2016'. A table of results is displayed with columns: Broj, Datum, Uput, JMBG, Prezime, Ime, P, Hi, Rođen, Lab, Prijem, Ext.id, Z. The first row is highlighted in yellow. A red arrow points to the 'Broj' column, another to the 'barcode / ext.id' field, and a third to the 'Datum' field.

Broj	Datum	Uput	JMBG	Prezime	Ime	P	Hi	Rođen	Lab	Prijem	Ext.id	Z
4	08.07.2016.	Centralna	1852379	Test	Testić	Ž	-	09.06.1930	Centralna +		6917387	-

Strelica 1 : Pretraga prema dnevnom broju. Rezultati pretrage se odnose na izabrani datum.

Strelica 2: Pretragu prema barkodu sa epruvete (barcode), odnosno barkodu sa uputa (ext.id). Rezultati pretrage se odnose na celokupnu bazu.

Strelica 3: Prikaz po datumu. Datum se može menjati dan za danom (strelicama levo-desno) ili se izabrati željeni datum na kalendaru.

Ako pretragu vršite prema dnevnom broju, upišite dnevni broj (Strelica 1 na slici iznad). Kada sistem pronađe pacijenta, kliknite na taj broj (kao na slici ispod)

The screenshot shows the same heliant LIS interface as above. A red arrow points to the 'Broj' column in the table, specifically to the value '4'.

Broj	Datum	Uput	JMBG	Prezime	Ime	P	Hi	Rođen	Lab	Prijem	Ext.id	Z
4	08.07.2016.	Centralna	1852379	Test	Testić	Ž	-	09.06.1930	Centralna +		6917387	-

Otvoriće se stranica na kojoj možete izvršiti pregled rezultata koji su do tog trenutka pristigli sa analizatora. Ukoliko se slažete sa rezultatima, klikom kao na slici ispod, možete izvršiti verifikaciju grupe analiza.

heliant LIS Spisak poseta Admin Administrator Kraj reda

Lekar: dr admin Dg: Z017 Vreme: 07.07.2016 09:49 Ext. id: 6909125 JMBG: 1564/4545_172658 12.12.2010 Hitan: O Kritičan: L Dnevni br.: 2 Pr. datum: 07.07.2016 Pr. vreme: 09:49 Primio: Admin

Panels: Rezultati Mikrobiološki rezultati

Pretraga:

Grupa	Analiza	Vrednost	Flag	Unit	Ref.vr.	Napomena	Analizator	Barcode	U	I	V
KS - KRVNA SLIKA											
KRVNA SLIKA											
KS	Leukociti	4.6		[10 ⁹ /L]	[3.4 - 9.7]10 ⁴		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	Limfociti %	54.7	[H] *h	[%]	[20.0 - 46.0]%		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	Monociti %	5.9		[%]	[2.0 - 12.0]%		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	KS - KRVNA SLIKA	39.4		[L] *l	[44.0 - 72.0]%		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	Grupa	2.5		[10 ⁹ /L]	[0.7 - 4.4]10 ⁴		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	BH	0.2		*l	[10 ⁹ /L]	[0.1 - 1.1]10 ⁴	ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	KS	1.9		[10 ⁹ /L]	[1.5 - 7.0]10 ⁴		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	U	4.71		[10 ¹² /L]	[4.34 - 5.72]1 ⁴		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	Ukupno	136.0		[L]	[138.0 - 175.] ⁴		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	Ukupno	0.41		[L]	[0.415 - 0.53]4		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	CV	87.1		[fL]	[83.0 - 97.2]f ⁴		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	MCH	29.0		[pg]	[27.4 - 33.9]p ⁴		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	MCHC	333.0		[g/L]	[320.0 - 360.] ⁴		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	RDW	13.9		[%]	[12.0 - 15.5]%		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	Trombociti	320.0		[10 ⁹ /L]	[158.0 - 424.] ⁴		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
KS	MPV	7.9		[fL]	[6.8 - 10.4]f ⁴		ABX CRP 200@1	● 0161890002	-	+	-
BH - BIOHEMIJA											
BIOHEMIJA											
BH	K.S. - G ...			[mmol/L]			-	● 1361890002	-	-	-
BH	S - Bili ...			[μmol/L]			-	● 1361890002	-	-	-
BH	S - Bili ...			[μmol/L]			-	● 1361890002	-	-	-
BH	S - Ukup ...			[g/L]			-	● 1361890002	-	-	-
BH	S - Urea			[mmol/L]			-	● 1361890002	-	-	-
BH	S - Krea ...			[μmol/L]			-	● 1361890002	-	-	-
BH	S - Mokr ...			[μmol/L]			-	● 1361890002	-	-	-
BH	S - Hole ...			[mmol/L]			-	● 1361890002	-	-	-
BH	S - HDL			[mmol/L]			-	● 1361890002	-	-	-
BH	S - LDL			[mmol/L]			-	● 1361890002	-	-	-
BH	S - Trig ...			[mmol/L]			-	● 1361890002	-	-	-

Ukoliko kliknete bilo gde na poziciju KS (strelica 4), pa zatim kliknete na verifikuj KS (strelica 5), izvršiće se verifikacija rezultata i oni će nakon jednog minuta (to vreme možemo definisati u dogovoru sa vama) biti vidljivi za lekare u ZIS Heliant.

Ukoliko je potrebno, na isti način, možete uraditi i deverifikaciju grupe analiza.

Prilikom verifikovanja poslednje grupe analiza, prosleđivanje rezultata lekarima je automatizovano (rezultati su vidljivi nakon jednog minuta).

Kada verifikujete sve grupe analiza, kliknite na **ZAVRŠI** (slika ispod). U tom trenutku pozadina će promeniti bež boju (slika 1) u zelenu (slika 2). Ovim ste kompletno završili posao kontrole rezultata, verifikaciju i slanje ZIS Heliant sistemu.

heliant LIS Spisak poseta Admin Administrator Kraj rada

Lekar: dr admin Dg: Z017 Vreme: 07.07.2016 09:49 Ext. id: 6909125

test tester (M) 12.12.2010 JMBG: 1564/4545_172658

Hitan: O Kritičan: LJ Dnevni br.: 2 Pr. datum: 07.07.2016 Pr. vreme: 09:49 Primio: Admin

Panels: Rezultati Mikrobiološki rezultati

TU	Grupa	Analiza	Vrednost	Flag	Unit	Ref.vr.	Napomena	Analizator	Barcode	U	I	V	P
	Analiza	Vrednost	Flag	Unit	Ref.vr.	Napomena				U	I	V	
KS - KRVNA SLIKA													
KRVNA SLIKA													
	KS	Leukociti	4.6		[10 ⁹ /L]	[3.4 - 9.7]10 ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Limfociti %	54.7	[H]	[%]	[20.0 - 46.0]%		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Monociti %	5.9		[%]	[2.0 - 12.0]%		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Granuloc ...	39.4	[L]	[%]	[44.0 - 72.0]%		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Limfociti #	2.5		[10 ⁹ /L]	[0.7 - 4.4]10 ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Monociti #	0.2		[10 ⁹ /L]	[0.1 - 1.1]10 ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Granuloc ...	1.9		[10 ⁹ /L]	[1.5 - 7.0]10 ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Eritrociti	4.71		[10 ¹² /L]	[4.34 - 5.72]1 ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Hemoglobin	136.0	[L]	[g/L]	[138.0 - 175.] ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Hematokrit	0.41	[L]	[L/L]	[0.415 - 0.53]1 ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	MCV	87.1		[fL]	[83.0 - 97.2]fL ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	MCH	29.0		[pg]	[27.4 - 33.9]p ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	MCHC	333.0		[g/L]	[320.0 - 360.] ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	RDW	13.9		[%]	[12.0 - 15.5]%		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Trombociti	320.0		[10 ⁹ /L]	[158.0 - 424.] ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	MPV	7.9		[fL]	[6.8 - 10.4]fL ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	

Prijem: 7.7.2016. 9:49

slika 1

heliant LIS Spisak poseta Admin Administrator Kraj rada

Lekar: dr admin Dg: Z017 Vreme: 07.07.2016 09:49 Ext. id: 6909125

test tester (M) 12.12.2010 JMBG: 1564/4545_172658

Hitan: O Kritičan: LJ Dnevni br.: 2 Pr. datum: 07.07.2016 Pr. vreme: 09:49 Primio: Admin

Panels: Rezultati Mikrobiološki rezultati

TU	Grupa	Analiza	Vrednost	Flag	Unit	Ref.vr.	Napomena	Analizator	Barcode	U	I	V	P
	Analiza	Vrednost	Flag	Unit	Ref.vr.	Napomena				U	I	V	
KS - KRVNA SLIKA													
KRVNA SLIKA													
	KS	Leukociti	4.6		[10 ⁹ /L]	[3.4 - 9.7]10 ⁴		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Limfociti %	54.7	[H]	[%]	[20.0 - 46.0]%		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Monociti %	5.9		[%]	[2.0 - 12.0]%		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	
	KS	Granuloc ...	39.4	[L]	[%]	[44.0 - 72.0]%		ABX CRP 200@1	0161890002	-	+	+	

Prijem: 7.7.2016. 9:49

slika 2

Klikom na **SPISAK POSETA**, vraćate se na glavnu stranu na kojoj su prikazani svi pacijenti primljeni tog dana.

heliant LIS Spisak poseta Admin Administrator Kraj rada

Lekar: dr admin **test tester (M)** 12.12.2010 Hitan: O Dnevni br.: 2
 Dg: Z017 Kritičan: L Pr. datum: 07.07.2016
 Vreme: 07.07.2016 09:49 JMBG: 1564/4545_172658 Pr. vreme: 09:49
 Ext. id: 6909125

Panels Rezultati Mikrobiološki rezultati

TU Grupa Analiza Vrednost Flag Unit Ref.vr. Napomena St. Analizator Uređaj Barcode U I V P

Pretraga:

Grupa	Analiza	Vrednost	Flag	Unit	Ref.vr.	Napomena	Analizator	Barcode	U	I	V
KS - KRVNA SLIKA											
KRVNA SLIKA											
KS	Leukociti	4.6		[10 ⁹ /L]	[3.4 - 9.7]10 ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Limfociti %	54.7	[H]	[%]	[20.0 - 46.0]9 ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Monociti %	5.9		[%]	[2.0 - 12.0]9 ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Granuloc ...	39.4	[L]	[%]	[44.0 - 72.0]9 ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Limfociti #	2.5		[10 ⁹ /L]	[0.7 - 4.4]10 ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Monociti #	0.2		[10 ⁹ /L]	[0.1 - 1.1]10 ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Granuloc ...	1.9		[10 ⁹ /L]	[1.5 - 7.0]10 ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Eritrociti	4.71		[10 ¹² /L]	[4.34 - 5.72]1 ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Hemoglobin	136.0	[L]	[g/L]	[138.0 - 175.] ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Hematokrit	0.41	[L]	[L/L]	[0.415 - 0.53] ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	MCV	87.1		[fL]	[83.0 - 97.2]fL ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	MCH	29.0		[pg]	[27.4 - 33.9]p ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	MCHC	333.0		[g/L]	[320.0 - 360.] ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	RDW	13.9		[%]	[12.0 - 15.5]9 ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Trombociti	320.0		[10 ⁹ /L]	[158.0 - 424.] ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	MPV	7.9		[fL]	[6.8 - 10.4]fL ⁴		ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+

Prijem: 7.7.2016. 9:49

Postupak se ponavlja za svakog narednog pacijenta.

1.3 UNOS VAŽNIH NAPOMENA I KOMENTARA

heliant LIS Spisak poseta Admin Administrator Kraj rada

Lekar: dr admin Dg: 2017 Vreme: 07.07.2016 09:49 Ext. id: 6909125

JMBG: 1564/4545_172658

test tester (M) 12.12.2010 Hitan: O Kritičan: L Dnevni br.: 2 Pr. datum: 07.07.2016 Pr. vreme: 09:49 Primio: Admin

Paneli Rezultati Mikrobiološki rezultati

Snimanje komentara za pacijenta

Komentar...

Snimi

Grupa	Analiza	Vrednost	Flag	Unit	Ref.vr.	Napomena	Analizator	U	I	V
KS - KRVNA SLIKA										
KRVNA SLIKA										
KS	Leukociti	4.6		[10 ⁹ /L]	[3.4 - 9.7]10 ⁴		ABX CRP 200@1	●	0161890002	- + +
KS	Limfociti %	54.7	[H]	[%]	[20.0 - 46.0]%		ABX CRP 200@1	●	0161890002	- + +
KS	Monociti %	5.9		[%]	[2.0 - 12.0]%		ABX CRP 200@1	●	0161890002	- + +
KS	Granuloc ...	39.4	[L]	[%]	[44.0 - 72.0]%		ABX CRP 200@1	●	0161890002	- + +
KS	Limfociti #	2.5		[10 ⁹ /L]	[0.7 - 4.4]10 ⁴		ABX CRP 200@1	●	0161890002	- + +

Ukoliko kliknete mišem na poziciju 6, otvoriće se polje u koje možete uneti komentar za pacijenta. Istom analogijom, moguće je uneti komentar za uput, kao i komentar za rezultat. Ta polja se nalaze ispod komentara za pacijenta.

1.4 PRIKAZ ISTORIJE VERIFIKOVANIH REZULTATA (ZA IZABRANU ANALIZU)

heliant LIS Spisak poseta Admin Administrator Kraj rada

Lekar: dr admin Dg: 2017 Vreme: 07.07.2016 09:49 Ext. id: 6909125

JMBG: 1564/4545_172658

test tester (M) 12.12.2010 Hitan: O Kritičan: L Dnevni br.: 2 Pr. datum: 07.07.2016 Pr. vreme: 09:49 Primio: Admin

Paneli Rezultati Mikrobiološki rezultati

Istorija verifikovanih rezultata: Limfociti #

#	Vrednost	Original	Analizator	Vreme unosa	Ver.	Vreme ver.
KS 1	2.5	002.5	ABX CRP 200@1	7.7.2016. u 11:39	AA	8.7.2016. u 14:37
KS 2	1.5	1.5	AcT Diff@2	21.6.2016. u 12:49	AA	21.6.2016. u 12:53

Grupa	Analiza	Vrednost	Flag	Unit	Ref.vr.	Napomena	Analizator	Barcode	U	I	V
KS - KRVNA SLIKA											
KRVNA SLIKA											
KS	Leukociti	4.6		[10 ⁹ /L]	[3.4 - 9.7]10 ⁴		ABX CRP 200@1	●	0161890002	-	+ +
KS	Limfociti %	54.7	[H]	[%]	[20.0 - 46.0]%		ABX CRP 200@1	●	0161890002	-	+ +
KS	Monociti %	5.9		[%]	[2.0 - 12.0]%		ABX CRP 200@1	●	0161890002	-	+ +
KS	Granuloc ...	39.4	[L]	[%]	[44.0 - 72.0]%		ABX CRP 200@1	●	0161890002	-	+ +
KS	Limfociti #	2.5		[10 ⁹ /L]	[0.7 - 4.4]10 ⁴		ABX CRP 200@1	●	0161890002	-	+ +
KS	Hematokrit	0.41	[L]	[L/L]	[0.415 - 0.53]%		ABX CRP 200@1	●	0161890002	-	+ +
KS	MCV	87.1		[fL]	[83.0 - 97.2]fL		ABX CRP 200@1	●	0161890002	-	+ +
KS	MCH	29.0		[pg]	[27.4 - 33.9]pg		ABX CRP 200@1	●	0161890002	-	+ +
KS	MCHC	333.0		[g/L]	[320.0 - 360.]g/L		ABX CRP 200@1	●	0161890002	-	+ +
KS	RDW	13.9		[%]	[12.0 - 15.5]%		ABX CRP 200@1	●	0161890002	-	+ +
KS	Trombociti	320.0		[10 ⁹ /L]	[158.0 - 424.]10 ⁴		ABX CRP 200@1	●	0161890002	-	+ +
KS	MPV	7.9		[fL]	[6.8 - 10.4]fL		ABX CRP 200@1	●	0161890002	-	+ +

1.5 PRIKAZ ISTORIJE REZULTATA (ZA IZABRANU ANALIZU I UPUT)

heliant LIS Spisak poseta Admin Administrator Kraj rada

Lekar: dr admin test tester (M) 12.12.2010 Hitan: O Dnevni br: 2
 Dg: Z017 Kritičan: L Pr. datum: 07.07.2016
 Vreme: 07.07.2016 09:49 JMBG: 1564/4545_172658 Pr. vreme: 09:49
 Ext. id: 6909125 Primio: Admin

Panelsi Rezultati Mikrobiološki rezultati

TU Grupa Analiza Vrednost Flag Unit Ref.vr. Napomena St. Analizator Uređaj Barcode U I V P

Leukociti Pretraga:

#	Vrednost	Original	Analizator	Vreme unosa	Ver.	Vreme ver.	Dever.	Vreme dever.	V	P
1	4.6	004.6	ABX CRP 200@1	7.7.2016. u 11:39					-	-
2	4.6	004.6	ABX CRP 200@1	7.7.2016. u 11:39	AA	8.7.2016. u 14:37			+	-

Prijem: 7.7.2016. 9:49

KS	Leukociti	✓	4.6	[10 ⁹ /L]	[3.4 - 9.7]10 ⁴	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Limfociti %	✓	5.7	[H]	[20.0 - 46.0]%	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Monociti %	✓	5.9		[2.0 - 12.0]%	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Granuloc ...	✓	39.4	[L]	[44.0 - 72.0]%	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Limfociti #	✓	2.5		[0.7 - 4.4]10 ⁴	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Monociti #	✓	0.2		[0.1 - 1.1]10 ⁴	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Granuloc ...	✓	1.9		[1.5 - 7.0]10 ⁴	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Eritrociti	✓	4.71		[4.34 - 5.72]1 ⁴	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Hemoglobin	✓	136.0	[L]	[138.0 - 175.] ⁴	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Hematokrit	✓	0.41	[L]	[0.415 - 0.53] ⁴	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	MCV	✓	87.1		[83.0 - 97.2]fl ⁴	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	MCH	✓	29.0		[27.4 - 33.9]p ⁴	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	MCHC	✓	333.0		[320.0 - 360.] ⁴	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	RDW	✓	13.9		[12.0 - 15.5]%	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	Trombociti	✓	320.0		[158.0 - 424.] ⁴	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+
KS	MPV	✓	7.9		[6.8 - 10.4]fl ⁴	ABX CRP 200@1	●0161890002	-	+	+

Klikom na brojku (kao na slici) dobićete prikaz istorije rezultata za izabranu analizu i uput, kao i podatke o vremenu i datumu verifikacije, ko je verifikovao (ili deverifikovao) analizu, koji analizator je poslao rezultat...

1.6 PONAVLJANJE ANALIZA KOJI SU VEĆ JEDNOM PUŠTENE U RAD

heliant LIS Spisak poseta Admin Administrator Kraj rada

Lekar: dr admin Dg: Z017 Vreme: 08.07.2016 09:24 Ext. id: 6914986 Testić Test (Ž) 09.06.1930 Hitan: O Kritičan: L Dnevni br: 1 Pr. datum: 08.07.2016 Pr. vreme: 09:25 Primio: Admin

Paneli Rezultati Mikrobiološki rezultati

Grupa	Analiza	Vrednost	Flag	Unit	Ref.vr.	Napomena	Analizator	Barcode	U	I	V
KS - KRVNA SLIKA											
KRVNA SLIKA											
KS	Leukociti			[10 ⁹ /L]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	Limfociti %			[%]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	Monociti %			[%]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	Granuloc ...			[%]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	Limfociti #			[10 ⁹ /L]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	Monociti #			[10 ⁹ /L]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	Granuloc ...			[10 ⁹ /L]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	Eritrociti			[10 ¹² /L]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	Hemoglobin			[g/L]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	Hematokrit			[L/L]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	MCV			[fL]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	MCH			[pg]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	MCHC			[g/L]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	RDW			[%]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	Trombociti			[10 ⁹ /L]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	MPV			[fL]			-	● 0161900001	-	-	-
BH - BIOHEMIJA											
BIOHEMIJA											
BH	S - Urea	94.0		[mmol/L]			-	● 1361900001	-	-	-
BH	S - Krea ...	6.3		[μmol/L]			-	○ 1361900001	-	-	-

Prikaz 1 do 18 od ukupno 18 rezultata

Nakon prijema rezultata od strane analizatora, analiza se automatski uklanja iz zahteva za rad (važi samo za analizatore sa dvosmernom komunikacijom). Ukoliko želite da analizator ponovi analizu kreatinin, kliknite na barkod kao na slici. Tada ćete dobiti mogućnost da čekirate “pošalji” (strelica 9), zatim “snimi” (strelina 10). Tako ćete omogućiti analizatoru da, još jednom dobije zahtev od LIS-a, koju analizu treba da uradi.

KS	MCH			[pg]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	MCHC			[g/L]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	RDW			[%]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	Trombociti			[10 ⁹ /L]			-	● 0161900001	-	-	-
KS	MPV			[fL]			-	● 0161900001	-	-	-

BH - BIOHEMIJA

BIOHEMIJA

BH S - Urea 94.0 [mmol/L]

BH S - Krea ... 6.3 [μmol/L]

Prikaz 1 do 18 od ukupno 18 rezultata

S - Urea Podaci za analizator

Dilution: Dilution...

Posalji: Snimi

Legenda: beli kružić pored barkoda – znači da zahtev neće biti prosleđen analizatoru
crni kružić pored barkoda – znači da će zahtev biti prosleđen analizatoru